



德国赛多利斯集团
砝码和校准解决方案

控制检测 / 测量 / 测试设备
的测量精度

专业技术确保得到可靠称量结果

从砝码到检定测试服务的全系列产品

称量设备必须定期检测和测试，才能确保得到可靠的称量结果。作为全球领先的精密称量设备、分析天平和工业秤的供应商，赛多利斯为您提供用于测试和监测称量仪器的所有设备和服务。

赛多利斯提供高精度计量砝码/砝码组（质量标称值 1 mg-1,000 kg）、专用砝码和测试砝码，以及正确取放砝码的附件。

赛多利斯提供由 DKD* 校准的标准砝码/砝码组，符合国际建议 OIML-R111。因此，可用于研究和工业级的法定和通用计量检定。

赛多利斯的砝码满足国家“公斤”原器的溯源要求，符合国际标准 ISO 9000 关于“检测/测量/测试设备”的质量要素，能用于您的质量管理和质量保证系统，并完全符合 GLP 和 GMP 要求。

* DKD 指德国校准服务，DKD 证书被西欧校准合作组织(WECC)的所有国家正式承认，如丹麦、芬兰、法国、英国、意大利、荷兰、瑞典和瑞士。

质量单位的 DKD 合作伙伴

赛多利斯拥有包括砝码、电子天平和工业秤在内的 DKD 实验室。赛多利斯的校准实验室经认证符合 DKD 关于质量单位的规则。同时，这些实验室还符合用于测试实验室的国际标准 ISO IEC 17025，以及欧洲标准 EN ISO IEC 17025。

对任何品牌、制造和设计的砝码都能重校准

砝码必须根据其使用频率定期重校准，以满足可靠检测/测量/测试设备的要求。赛多利斯可以根据 DKD 校准认证对 1 mg 到 50 kg 的任何品牌或设计的砝码提供重校准服务。




如何得到正确的测试砝码

根据称量仪器的分辨率确定位数，然后通过右图得到测试砝码需要的特定精度等级。

测试砝码的重量值必须大于称量仪器最大量程的80%。

使用右边的表格比较质量标称值，确定需要使用单个砝码还是砝码组。

例如：假设称量仪器的量程是2,200 g，可读性0.01 g，即220,000位，符合E2级测试砝码。2,200的80%是1,760 g，根据表格得到需要使用2 kg砝码。

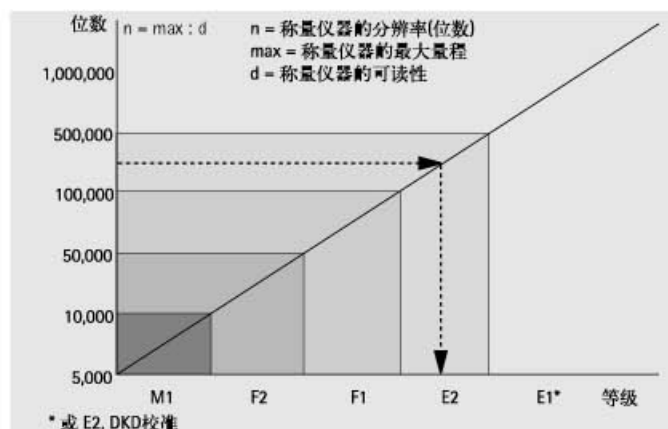

最大允许误差(根据 OIML R111)

+/- (mg)

质量标称值	E1	E2	F1	F2	M1	M2	M3
1 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.20		
2 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.20		
5 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.20		
10 mg	0.002	0.008	0.025	0.08	0.25		
20 mg	0.003	0.010	0.03	0.10	0.3		
50 mg	0.004	0.012	0.04	0.12	0.4		
100 mg	0.005	0.015	0.05	0.15	0.5	1.5	
200 mg	0.006	0.020	0.06	0.20	0.6	2.0	
500 mg	0.008	0.025	0.08	0.25	0.8	2.5	

1 g	0.010	0.030	0.10	0.3	1.0	3	10
2 g	0.012	0.040	0.12	0.4	1.2	4	12
5 g	0.015	0.050	0.15	0.5	1.5	5	15
10 g	0.020	0.060	0.20	0.6	2	6	20
20 g	0.025	0.080	0.25	0.8	2.5	8	25
50 g	0.030	0.10	0.30	1.0	3.0	10	30
100 g	0.05	0.15	0.5	1.5	5	15	50
200 g	0.10	0.30	1.0	3.0	10	30	100
500 g	0.25	0.75	2.5	7.5	25	75	250

1 kg	0.5	1.5	5	15	50	150	500
2 kg	1.0	3.0	10	30	100	300	1,000
5 kg	2.5	7.5	25	75	250	750	2,500
10 kg	5	15	50	150	500	1,500	5,000
20 kg	10	30	100	300	1,000	3,000	10,000
50 kg	25	75	250	750	2,500	7,500	25,000

大量程砝码最大允许误差(根据 OIML F1 - M1 级外推)

100 kg		500	1,500	5,000
200 kg		1,000	3,000	10,000
500 kg		2,500	7,500	25,000
1,000 kg		5,000	15,000	50,000

所有砝码参考密度均调整为 8.0 g/cm³ (当空气密度 1.2 kg/m³ 时)



赛多利斯砝码组

赛多利斯砝码组系列包括参考砝码组或标准测试砝码组，以及优质提箱。另外还提供方便携带的成套服务砝码组，便于维护天平和秤。



木箱中的砝码组



服务箱



标准砝码



片状砝码

赛多利斯砝码组包括质量标称值 1 g 以上的标准砝码，1 mg 到 500 mg 的方便拿取的铝或镍银合金片状砝码，以及特殊的防磨损不锈钢线状砝码。

装在木箱中的砝码组，包括拿小砝码的镊子和拿 1 kg 以上砝码的手套

装在塑料箱中的圆柱状服务砝码组



线状砝码



圆柱状测试砝码(根据 OIML)

计量砝码组
(木箱、带镊子)*

砝码组合				
●无标记砝码 ○有标记砝码				
范围	容量	mg	g	kg
1 mg - 5 g	1	●		
	2	●○	●○	
	5	●	●	
	10	●		
	20	●○		
	50	●		
	100	●		
	200	●○		
	500	●		
	16 个砝码			
1 mg - 100 g	1	●		
	2	●○	●○	
	5	●	●	
	10	●	●	
	20	●○	●○	
	50	●	●	
	100	●	●	
	200	●○		
	500	●		
	21 个砝码			
1 mg - 200 g	1	●		
	2	●○	●○	
	5	●	●	
	10	●	●	
	20	●○	●○	
	50	●	●	
	100	●	●	
	200	●○	●○	
	500	●		
	23 个砝码			
1 mg - 1 kg	1	●		●
	2	●○	●○	
	5	●	●	
	10	●	●	
	20	●○	●○	
	50	●	●	
	100	●	●	
	200	●○	●○	
	500	●	●	
	25 个砝码			
1 mg - 5 kg	1	●		●
	2	●○	●○	●○
	5	●	●	●
	10	●	●	
	20	●○	●○	
	50	●	●	
	100	●	●	
	200	●○	●○	
	500	●	●	
	28 个砝码			
1 g - 1 kg	1			●
	2		●○	
	5		●	
	10		●	
	20		●○	
	50		●	
	100		●	
	200		●○	
	500		●	
	13 个砝码			
1 g - 5 kg	1			●
	2		●○	●○
	5		●	●
	10		●	
	20		●○	
	50		●	
	100		●	
	200		●○	
	500		●	
	16 个砝码			
1 g - 10 kg	1			●
	2		●○	●○
	5		●	●
	10		●	
	20		●○	
	50		●	
	100		●	
	200		●○	
	500		●	
	17 个砝码			

*1 kg 以上砝码另提供手套

M1 级精密砝码(用于工业秤)

为了校准 / 测试大量程工业秤的精度，赛多利斯提供了可叠放的铸铁砝码，砝码外涂黑色，有三种形状，均带调节腔。另外还提供镀锌铸铁或不锈钢砝码。



5 kg 到 50 kg 的长方形锁状砝码，带手柄，可手提或起重机加载



100 kg 到 1,000 kg 的长方形块状砝码，可由起重机或叉车加载



100 kg 到 1,000 kg 的圆柱状公斤砝码，可由起重机加载

用于校准中心和拿取砝码的特殊附件



存放 1 mg 到 50 kg 标准砝码的砝码罩



测定砝码磁性的磁化率检测仪



拿取 500 g 到 2 kg 标准砝码的砝码钳



拿取 5 kg 到 50 kg 标准砝码的提手。50 kg 的提手带柄，便于起重机提取

砝码包装:
20 g 以下: 塑料箱
50 g 以上: 木箱
1 kg 以上: 另提供手套



	质量标称值	材料	订货号	订货号
线状砝码 	1 mg	St	YCW0111-00	YCW0111-02
	2 mg	St	YCW0211-00	YCW0211-02
	5 mg	St	YCW0511-00	YCW0511-02
	10 mg	St	YCW1111-00	YCW1111-02
	20 mg	St	YCW1211-00	YCW1211-02
	50 mg	St	YCW1511-00	YCW1511-02
	100 mg	St	YCW2111-00	YCW2111-02
	200 mg	St	YCW2211-00	YCW2211-02
	500 mg	St	YCW2511-00	YCW2511-02
标准砝码 	1 g	St	YCW311-00	YCW311-02
	2 g	St	YCW321-00	YCW321-02
	5 g	St	YCW351-00	YCW351-02
	10 g	St	YCW411-00	YCW411-02
	20 g	St	YCW421-00	YCW421-02
	50 g	St	YCW451-00	YCW451-02
	100 g	St	YCW511-00	YCW511-02
	200 g	St	YCW521-00	YCW521-02
	500 g	St	YCW551-00	YCW551-02
	1 kg	St	YCW611-00	YCW611-02
	2 kg	St	YCW621-00	YCW621-02
	5 kg	St	YCW651-00	YCW651-02
	10 kg	St	YCW711-00	YCW711-02
	20 kg	St	YCW721-00	YCW721-02
	50 kg	St	YCW751-00	YCW751-02

计量砝码组

	质量标称值	材料	订货号	订货号
最大到 500 mg 的 线状砝码组 	1 mg - 5 g	St	YCS011-351-00	YCS011-351-02
	1 mg - 100 g	St	YCS011-511-00	YCS011-511-02
	1 mg - 200 g	St	YCS011-521-00	YCS011-521-02
	1 mg - 1 kg	St	YCS011-611-00	YCS011-611-02
	1 mg - 5 kg	St	YCS011-651-00	YCS011-651-02
标准砝码组 	1 g - 1 kg	St	YCS31-611-00	YCS31-611-02
	1 g - 5 kg	St	YCS31-651-00	YCS31-651-02
	1 g - 10 kg	St	YCS31-711-00	YCS31-711-02

材料:
St 特种钢, 不可磁化, 密度 8.0 g/cm³,
高度防腐蚀, 标准砝码经高度抛光

砝码包装:
20 g 以下: 塑料箱
50 g 以上: 木箱
1 kg 以上: 另提供手套



	质量标称值	材料	订货号	订货号
线状砝码 	1 mg	St	YCW0121-00	YCW0121-02
	2 mg	St	YCW0221-00	YCW0221-02
	5 mg	St	YCW0521-00	YCW0521-02
	10 mg	St	YCW1121-00	YCW1121-02
	20 mg	St	YCW1221-00	YCW1221-02
	50 mg	St	YCW1521-00	YCW1521-02
	100 mg	St	YCW2121-00	YCW2121-02
	200 mg	St	YCW2221-00	YCW2221-02
	500 mg	St	YCW2521-00	YCW2521-02
标准砝码 	1 g	St	YCW312-00	YCW312-02
	2 g	St	YCW322-00	YCW322-02
	5 g	St	YCW352-00	YCW352-02
	10 g	St	YCW412-00	YCW412-02
	20 g	St	YCW422-00	YCW422-02
	50 g	St	YCW452-00	YCW452-02
	100 g	St	YCW512-00	YCW512-02
	200 g	St	YCW522-00	YCW522-02
	500 g	St	YCW552-00	YCW552-02
	1 kg	St	YCW612-00	YCW612-02
	2 kg	St	YCW622-00	YCW622-02
	5 kg	St	YCW652-00	YCW652-02
	10 kg	St	YCW712-00	YCW712-02
	20 kg	St	YCW722-00	YCW722-02
	50 kg	St	YCW752-00	YCW752-02

计量砝码组

	质量标称值	材料	订货号	订货号
最大到 500 mg 的 线状砝码组 	1 mg - 5 g	St	YCS011-352-00	YCS011-352-02
	1 mg - 100 g	St	YCS011-512-00	YCS011-512-02
	1 mg - 200 g	St	YCS011-522-00	YCS011-522-02
	1 mg - 1 kg	St	YCS011-612-00	YCS011-612-02
	1 mg - 5 kg	St	YCS011-652-00	YCS011-652-02
标准砝码组 	1 g - 1 kg	St	YCS31-612-00	YCS31-612-02
	1 g - 5 kg	St	YCS31-652-00	YCS31-652-02
	1 g - 10 kg	St	YCS31-712-00	YCS31-712-02

材料:
St 特种钢, 不可磁化, 密度 7.9 g/cm³,
高度防腐蚀, 标准砝码经高度抛光

砝码包装:
20 g 以下: 塑料箱
50 g 以上: 木箱
1 kg 以上: 另提供手套
100 kg 以上: 带托台



	质量标称值	材料	订货号	订货号
片状砝码 	1 mg	Al	YCW013-00	YCW013-02
	2 mg	Al	YCW023-00	YCW023-02
	5 mg	Al	YCW053-00	YCW053-02
	10 mg	Ns	YCW113-00	YCW113-02
	20 mg	Ns	YCW123-00	YCW123-02
	50 mg	Ns	YCW153-00	YCW153-02
	100 mg	Ns	YCW213-00	YCW213-02
	200 mg	Ns	YCW223-00	YCW223-02
	500 mg	Ns	YCW253-00	YCW253-02
标准砝码 	1 g	St	YCW313-00	YCW313-02
	2 g	St	YCW323-00	YCW323-02
	5 g	St	YCW353-00	YCW353-02
	10 g	St	YCW413-00	YCW413-02
	20 g	St	YCW423-00	YCW423-02
	50 g	St	YCW453-00	YCW453-02
	100 g	St	YCW513-00	YCW513-02
	200 g	St	YCW523-00	YCW523-02
	500 g	St	YCW553-00	YCW553-02
	1 kg	St	YCW613-00	YCW613-02
	2 kg	St	YCW623-00	YCW623-02
	5 kg	St	YCW653-00	YCW653-02
	10 kg	St	YCW713-00	YCW713-02
	20 kg	St	YCW723-00	YCW723-02
	50 kg	St	YCW753-00	YCW753-02
带柄的圆柱状砝码 	100 kg	St	YCW813-00	
	200 kg	St	YCW823-00	
	500 kg	St	YCW853-00	
	1,000 kg	St	YCW913-00	

计量砝码组

	质量标称值	材料	订货号	订货号
最大到 500 mg 的 片状砝码组 	1 mg - 100 g	Al/Ns/St	YCS01-513-00	YCS01-513-02
	1 mg - 200 g	Al/Ns/St	YCS01-523-00	YCS01-523-02
	1 mg - 1 kg	Al/Ns/St	YCS01-613-00	YCS01-613-02
	1 mg - 5 kg	Al/Ns/St	YCS01-653-00	YCS01-653-02
标准砝码组 	1 g - 1 kg	St	YCS31-613-00	YCS31-613-02
	1 g - 5 kg	St	YCS31-653-00	YCS31-653-02
	1 g - 10 kg	St	YCS31-713-00	YCS31-713-02

材料:
Al 铝, 密度 2.7 g/cm³, 1-5 mg 片状砝码
Ns 镍银合金, 密度 8.7 g/cm³; 10-500 mg 片状砝码

St 特种钢, 不可磁化, 密度 7.9 g/cm³,
高度防腐蚀, 标准砝码经高度抛光
10 g 以上砝码带调整腔

砝码包装:
20 g 以下: 塑料箱
50 g 以上: 木箱
1 kg 以上: 另提供手套
100 kg 以上: 带托台



	质量标称值	材料	订货号	订货号
标准砝码 	1 g	St	YCW314- 00	YCW314-02
	2 g	St	YCW324- 00	YCW324-02
	5 g	St	YCW354- 00	YCW354-02
	10 g	St	YCW414- 00	YCW414-02
	20 g	St	YCW424- 00	YCW424-02
	50 g	St	YCW454- 00	YCW454-02
	100 g	St	YCW514- 00	YCW514-02
	200 g	St	YCW524- 00	YCW524-02
	500 g	St	YCW554- 00	YCW554-02
	1 kg	St	YCW614- 00	YCW614-02
	2 kg	St	YCW624- 00	YCW624-02
	5 kg	St	YCW654- 00	YCW654-02
	10 kg	St	YCW714- 00	YCW714-02
	20 kg	St	YCW724- 00	YCW724-02
	50 kg	St	YCW754- 00	YCW754-02
带柄的圆柱状砝码 	100 kg	St	YCW814- 00	YCW814-02
	200 kg	St	YCW824- 00	YCW824-02
	500 kg	St	YCW854- 00	YCW854-02
	1,000 kg	St	YCW914- 00	

计量砝码组

	标定质量值材料	订货号	订货号
最大到 500 mg 的 片状砝码组 	1 mg - 100 g	Al/Ns/St	YCS01-514- 00
	1 mg - 200 g	Al/Ns/St	YCS01-524- 00
	1 mg - 1 kg	Al/Ns/St	YCS01-614- 00
	1 mg - 5 kg	Al/Ns/St	YCS01-654- 00
标准砝码组 	1 g - 1 kg	St	YCS31-614- 00
	1 g - 5 kg	St	YCS31-654- 00
	1 g- 10 kg	St	YCS31-714- 00

材料:
Al 铝, 密度 2.7 g/cm³; 1-5 mg 片状砝码
Ns 镍银合金, 密度 8.7 g/cm³; 10-500 mg 片状砝码
St 特种钢, 不可磁化, 密度 7.9 g/cm³, 高度防腐蚀, 标准砝码经高度抛光
10 g 以上砝码带调整腔

OIML M1 级计量砝码

标准


DKD 校准

砝码包装:
标准砝码: 木箱
长方形锁状砝码和圆柱状公斤砝码不带提箱
100 kg 以上: 带托台



	质量标称值		材料	订货号	订货号
标准砝码 	1	kg	Mg	YCW615-00	YCW615-02
	2	kg	Mg	YCW625-00	YCW625-02
	5	kg	Mg	YCW655-00	YCW655-02
	10	kg	Mg	YCW715-00	YCW715-02
长方形锁状砝码 	5	kg	Gr	YCW6559-00	YCW6559-02
	10	kg	Gr	YCW7159-00	YCW7159-02
	20	kg	Gr	YCW7259-00	YCW7259-02
	50	kg	Gr	YCW7559-00	YCW7559-02
长方形块状砝码 	100	kg	Gr	YCW8159-00	YCW8159-02
	200	kg	Gr	YCW8259-00	YCW8259-02
	500	kg	Gr	YCW8559-00	YCW8559-02
	1,000	kg	Gr	YCW9159-00	
圆柱状公斤砝码 	100	kg	Gr	YCW8157-00	YCW8157-02
	200	kg	Gr	YCW8257-00	YCW8257-02
	500	kg	Gr	YCW8557-00	YCW8557-02
	1,000	kg	Gr	YCW9157-00	

计量砝码组

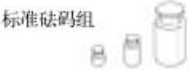	质量标称值	材料	订货号	订货号
最大到 500 mg 的 片状砝码组 	1 mg - 100 g	Al/Ns/Mg	YCS01-515-00	YCS01-515-02
	1 mg - 200 g	Al/Ns/Mg	YCS01-525-00	YCS01-525-02
	1 mg - 1 kg	Al/Ns/Mg	YCS01-615-00	YCS01-615-02
	1 mg - 5 kg	Al/Ns/Mg	YCS01-655-00	YCS01-655-02
标准砝码组 	1 g - 1 kg	Mg	YCS31-615-00	YCS31-615-02
	1 g - 5 kg	Mg	YCS31-655-00	YCS31-655-02
	1 g - 10 kg	Mg	YCS31-715-00	YCS31-715-02

OIML M2 级计量砝码

	质量标称值		材料	订货号	订货号
标准砝码 	1	g	Ms	YCW316-00	YCW316-02
	2	g	Ms	YCW326-00	YCW326-02
	5	g	Ms	YCW356-00	YCW356-02
	10	g	Ms	YCW416-00	YCW416-02
	20	g	Ms	YCW426-00	YCW426-02
	50	g	Ms	YCW456-00	YCW456-02
砝码包装: 20 g 以下: 塑料箱 50 g 到 2 kg: 塑料层叠箱 5 kg 到 10 kg: 木箱	100	g	Ms	YCW516-00	YCW516-02
	200	g	Ms	YCW526-00	YCW526-02
	500	g	Ms	YCW556-00	YCW556-02
	1	kg	Ms	YCW616-00	YCW616-02
	2	kg	Ms	YCW626-00	YCW626-02
	5	kg	Ms	YCW656-00	YCW656-02
	10	kg	Ms	YCW716-00	YCW716-02

材料:
Al 铝, 密度 2.7 g/cm³, 1-5 mg 片状砝码
Gr 灰色铸铁, 漆黑色
Mg 铜, 镀锌

Ms 铜, 车床加工表面, 精抛光
Ns 镍银合金, 密度 8.7 g/cm³; 10-500 mg 片状砝码
10 g 以上砝码带调整腔

砝码包装:
1 kg 以下: 塑料箱
2 kg 以上: 木箱
服务砝码组装在塑料提箱中



	质量标称值	材料	订货号	订货号
E2 圆柱状砝码 	1 g	St	YCW3128-00	YCW3128-02
	2 g	St	YCW3228-00	YCW3228-02
	5 g	St	YCW3528-00	YCW3528-02
	10 g	St	YCW4128-00	YCW4128-02
	20 g	St	YCW4228-00	YCW4228-02
	50 g	St	YCW4528-00	YCW4528-02
	100 g	St	YCW5128-00	YCW5128-02
	200 g	St	YCW5228-00	YCW5228-02
	500 g	St	YCW5528-00	YCW5528-02
	1 kg	St	YCW6128-00	YCW6128-02
	2 kg	St	YCW6228-00	YCW6228-02
	5 kg	St	YCW6528-00	YCW6528-02
F1 圆柱状砝码 	1 g	St	YCW3138-00	YCW3138-02
	2 g	St	YCW3238-00	YCW3238-02
	5 g	St	YCW3538-00	YCW3538-02
	10 g	St	YCW4138-00	YCW4138-02
	20 g	St	YCW4238-00	YCW4238-02
	50 g	St	YCW4538-00	YCW4538-02
	100 g	St	YCW5138-00	YCW5138-02
	200 g	St	YCW5238-00	YCW5238-02
	500 g	St	YCW5538-00	YCW5538-02
	1 kg	St	YCW6138-00	YCW6138-02
	2 kg	St	YCW6238-00	YCW6238-02
	5 kg	St	YCW6538-00	YCW6538-02
	10 kg	St	YCW7138-00	YCW7138-02
F2 圆柱状砝码 	100 g	St	YCW5148-00	YCW5148-02
	200 g	St	YCW5248-00	YCW5248-02
	500 g	St	YCW5548-00	YCW5548-02
	1 kg	St	YCW6148-00	YCW6148-02
	2 kg	St	YCW6248-00	YCW6248-02
	5 kg	St	YCW6548-00	YCW6548-02
	10 kg	St	YCW7148-00	YCW7148-02
服务砝码组	E2 100 g - 5 kg	St	YSS5128-6528-00	YSS5128-6528-02
	F1 1 g - 5 kg	St	YSS3138-6538-00	YSS3138-6538-02
专用砝码	5 kg ± 25 mg	St	YSS653-00	YSS653-02
	30 g	St	YSS43-00	YSS43-02
	用于 MA35 用于 MA45			
	2 x 5 g 用于 ME5	St/Al	YSS35-00	带出厂认证 铝制砝码带空气浮力修正功能
	2 x 50 g 用于 ME/MC	St/Al	YSS45-00	带出厂认证 铝制砝码带空气浮力修正功能
	0.01 mg 或 0.1 mg			

服务砝码组内容

- 无标记砝码
- 有标记砝码

范围	容量	g	kg
E2 100 g - 5 kg 总量: 11,000 g 8 个砝码	1		●
	2		●○
	5		●
	10		
	20		
	50		
	100	●	
	200	●○	
	500	●	

范围	容量	g	kg
F1 1 g - 5 kg 总量: 11,120 g 16 个砝码	1	●	●
	2	●○	●○
	5	●	●
	10	●	
	20	●○	
	50	●	
	100	●	
	200	●○	
	500	●	

材料:
Al 铝, 密度 2.7 g/cm³
St 特种钢, 不可磁化, 密度 7.9 g/cm³, 抛光

附件



砝码罩，带托盘



镊子（硅树脂涂层）



砝码钳



砝码提手

附件		订货号
砝码罩，带托盘	用于 1 mg- 5 g	YAW00
	用于 1 mg- 50 g (100 g 或 200 g)	YAW01
	用于 100 g- 1 kg (2 kg)	YAW02
	用于 2 kg- 5 kg	YAW03
	用于 10 kg	YAW04
	用于 20 kg	YAW05
	用于 50 kg	YAW06
刷子	小号, 100 mm	YAW11
	中号, 115 mm	YAW12
	大号, 150 mm	YAW13
	特大号, 250 mm	YAW14
手套	棉制	YAW21
	优质皮革	YAW22
镊子(硅树脂涂层)	115 mm, 用于 1 mg- 5 g	YAW31
	160 mm, 用于 1 g- 200 g	YAW32
	230 mm, 用于 1 g- 1 kg	YAW33
砝码钳	用于 500 g	YAW41
	用于 1 kg	YAW42
	用于 2 kg	YAW43
砝码提手	用于 5 kg	YAW50
	用于 10 kg	YAW51
	用于 20 kg	YAW52
	用于 50 kg	YAW53
磁化率检测仪	用于检测 E1, E2, F1, F2 级砝码的磁性; 装在木箱中	YAW61

重校准

单个砝码	级别	订货号
1 mg- 500 mg	E2	YCW02R1
1 g- 1 kg	E2	YCW02R2
2 kg- 10 kg	E2	YCW02R3
20 kg	E2	YCW02R4
50 kg	E2	YCW02R5
1 mg- 500 mg	F1/F2	YCW02R6
1 g- 1 kg	F1/F2	YCW02R7
2 kg- 10 kg	F1/F2	YCW02R8
20 kg	F1/F2	YCW02R9
50 kg	F1/F2	YCW02R10
1 mg- 500 mg	M1/M2/M3	YCW02R11
1 g- 1 kg	M1/M2/M3	YCW02R12
2 kg- 10 kg	M1/M2/M3	YCW02R13
20 kg	M1/M2/M3	YCW02R14
50 kg	M1/M2/M3	YCW02R15
砝码组	级别	订货号
砝码组中的单个砝码	E2	YCW02R21
	F1/F2	YCW02R22
	M1/M2/M3	YCW02R23

可按要求重校准 100 kg- 500 kg 和 E1 级砝码

我们可对 E2 到 M1 级的砝码/砝码组进行标准、室内重校准服务(根据法定 OIML 或用户自定义)。

另外还提供 E1 级砝码重校准的特殊服务。

重校准后会提供校准证书，标明砝码的质量标称值、实际测量值和测量不确定度。

进行重校准时，我们需要知道您的精度要求(不确定度、精度等级)和您的确切地址。

为了确保对您的砝码的重校准服务迅速而有效，请在定单中注明需要校准的砝码的数量。

<http://www.sartorius.com.cn>

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd.
电话: (86-10)80426300, 80426552 传真: (86-10)80426551
免费咨询电话: 8008100124
地址: 北京市顺义区空港工业区 B 区裕安路 33 号 邮编: 101300
E-mail: ssilb@sartorius.com

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司上海分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch
电话: (86-21)64270612, 54240508 传真: (86-21)64270604
地址: 上海市南丹东路 238 号金轩大厦 17D 邮编: 200030
E-mail: ssilbs@sartorius.com

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司成都分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Chengdu Branch
电话: (86-28)86666526, 86666877 传真: (86-28)86666977
地址: 成都市上东大街 53 号新良大厦 2406 室 邮编: 610012

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司广州办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Office
电话: (86-20)37618575, 37616348 传真: (86-20)37616234
地址: 广州市先烈中路 80 号汇华商贸大厦 23 楼 K 单元 邮编: 510070
E-mail: ssilgb@sartorius.com

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司西安办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Xi'an Office
电话: (86-29)87512312, 87512305 传真: (86-29)87512332
地址: 西安市和平路 118 号和平银座 1107 室 邮编: 710001

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司沈阳办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shenyang Office
电话: (86-24)22566108, 22566138 传真: (86-24)22566186
地址: 沈阳市北站路 51 号新港澳国际大厦 11 楼 E2 邮编: 110013

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司武汉办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Wuhan Office
电话: (86-27)87322667, 87322669 传真: (86-27)87322562
地址: 武汉市武昌区中南路 7 号中商广场写字楼 A1507 邮编: 430071

技术规格如有改变，恕不另行通知。
本公司保留最终解释权 and 修改权。
版次: 2007 年 7 月第 1 版